

## روش کار دستگاه ژل داک

- ابتدا دوربین را روشن نموده تا منوی برنامه عکاسی بصورت اتوماتیک باز شود .
- سپس روی گزینه سوم (ریموت شوتینگ) کلیک کرده ، پنل کنترل دوربین باز میگردد .
- در این پنل روی گزینه لایو ویو کلیک میکنیم ، پنجره جدیدی باز میشود .
- در این مرحله لامپ روشنایی دستگاه را روشن کرده ، در قسمت فوکوس ، حالت **Quick Mode** را انتخاب کرده و روی دکمه **ON** کلیک میکنیم. در این حالت فوکوس ابتدایی بر روی ژل انجام میگردد . سپس لامپ روشنایی را خاموش و لامپ **UV** را روشن مینماییم.
- مجدداً دکمه **ON** از منوی فوکوس را زده تا فوکوس نهایی روی باندها انجام شود .
- سپس به پنل ابتدایی رفته و روی دکمه گرد مشکی (شاتر) ۳ بار کلیک میکنیم . و عکس دلخواه گرفته میشود . در این حالت میتوان روی عکس گرفته شده دبل کلیک کرده تا روی عکس زوم شود . همچنین میتوان روی تصویر ژل گرفته شده حرکت کرده و ژل را مورد بررسی قرار داد .
- عکس فوق در درایو سی، فولدر \* **C:/Gel Photo** ذخیره میگردد .
- در صورت نیاز میتوان روی عکس نهایی ویرایش یا هر نوع تغییری را اعمال نمود .
- در صورت کم رنگ بودن ژل میتوان در پنل کنترل دوربین (ریموت شوتینگ) سرعت شاتر را از ۱/۱۲۵ ثانیه به ۱/۶۰ و یا حتی نوردهی بیشتر تغییر داد.
- در صورت نیاز به تغییر در نوع تصویر رنگی و یا سیاه و سفید در پنل کنترل دوربین (ریموت شوتینگ) روی گزینه **Picture Style** کلیک کرده و جهت عکاسی سیاه و سفید گزینه **Monochrome** و جهت عکاسی رنگی گزینه **Auto** را انتخاب میکنیم.

\* در مدل پرو در فولدر **C:/ATP GelDoc/Gel Photo**

[www.atpbioscience.com](http://www.atpbioscience.com)

[email:info@atpcoltd.ir](mailto:info@atpcoltd.ir)

شرکت آرش طب پیشرو پارس  
تهران، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر،  
خیابان نیک روش فرد، پلاک ۵۳، طبقه ۴  
کدپستی: ۱۴۵۶۷۴۴۷۷۱، فکس: ۶۶۱۹۷۲۵۶  
تلفن: ۶۶۰۶۷۱۶۳ (خط ۵)، ۶۶۱۹۷۲۵۳